
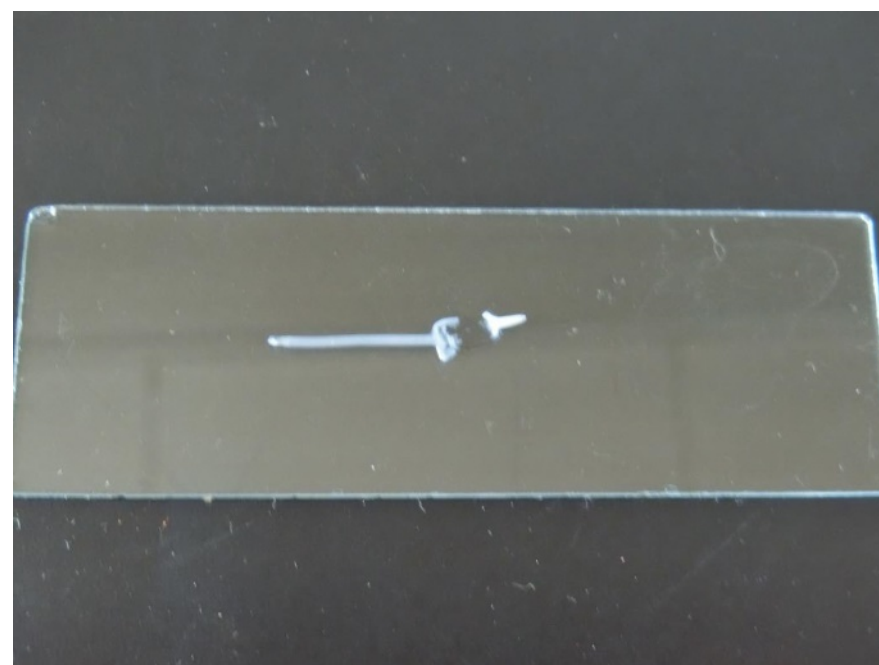




## 〈方法〉

2. **（解離）** 切り取ったにんにくの根を時計皿に入れ、5%塩酸で2分間浸す

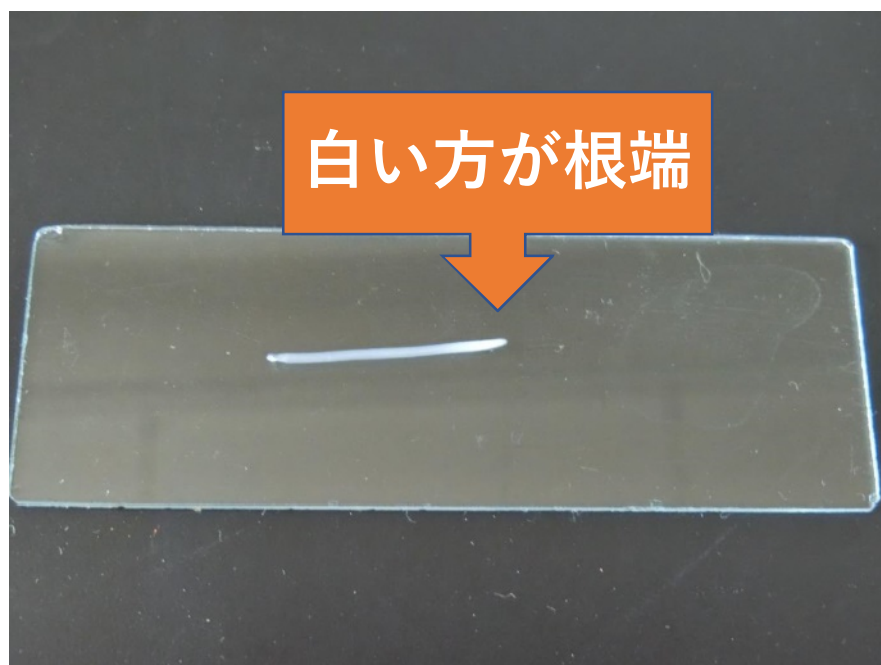



### 〈方法〉

3. 時計皿から根を1本取り、スライドガラスの上  
のせる
4. 根端より2mm程度をピンセットで切り取る

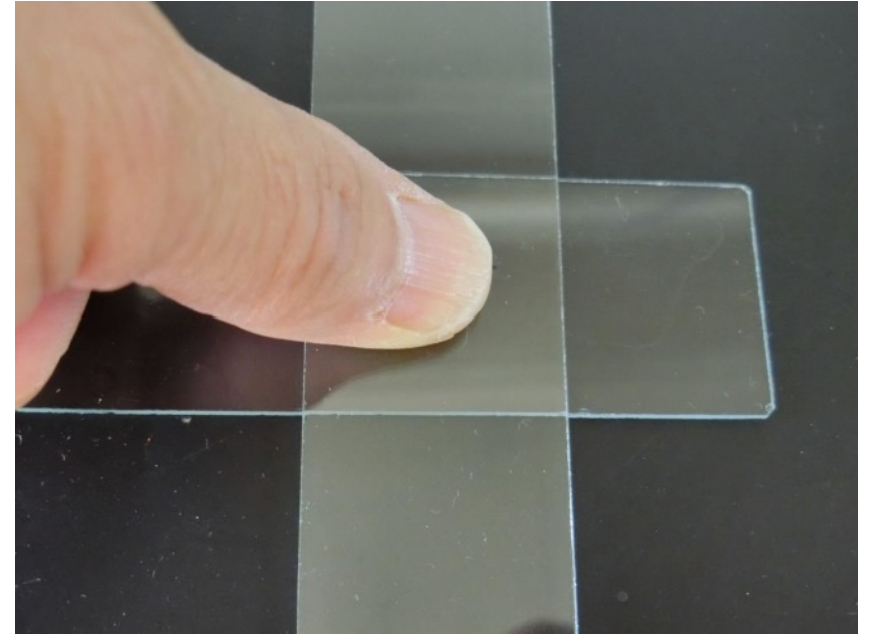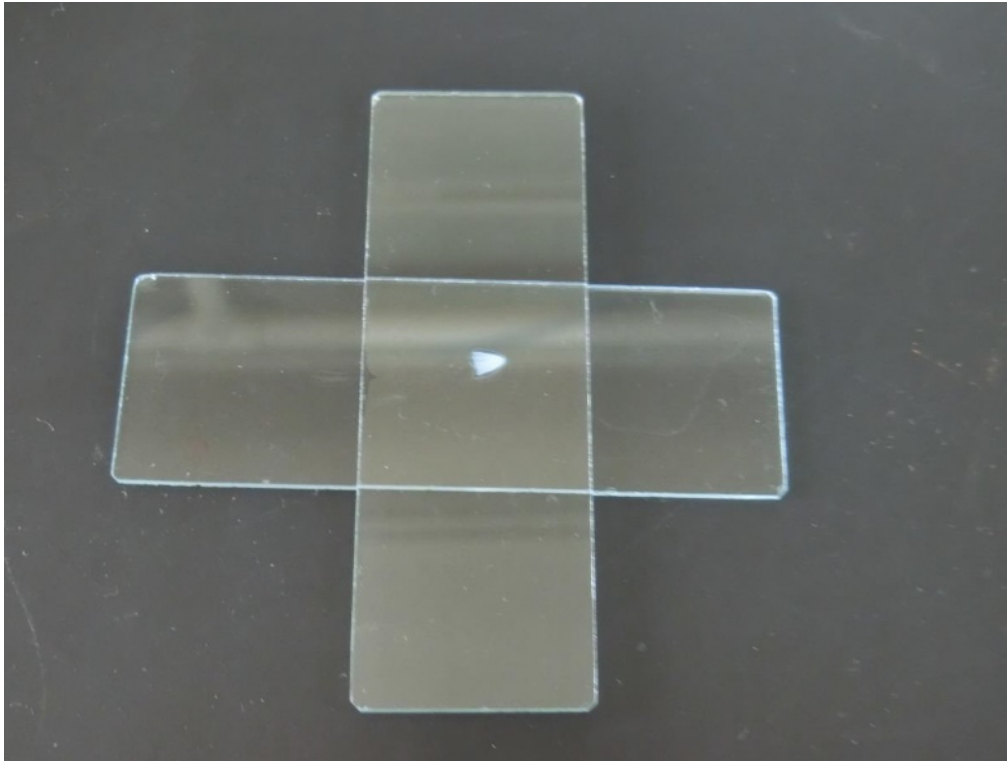


### 〈方法〉

5. もう一枚のスライドガラスを90度の角度にのせ、押しつぶす

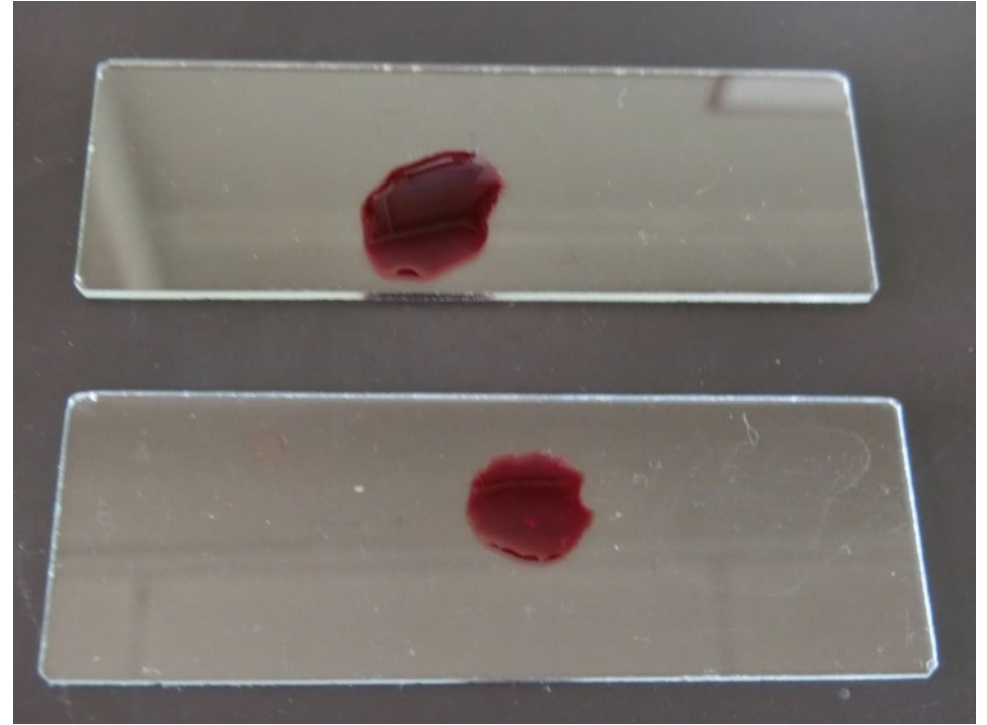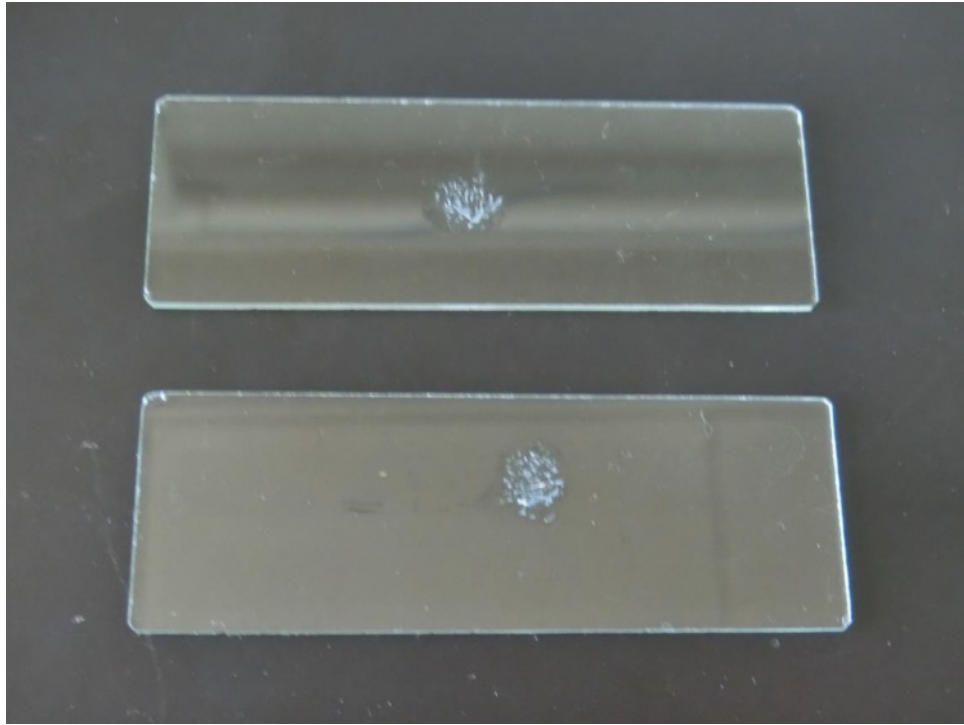


## 〈方法〉


6. **（染色）** 2枚のライドガラスを静かにはがし、染色液を1.2滴落とす。3分染色をする

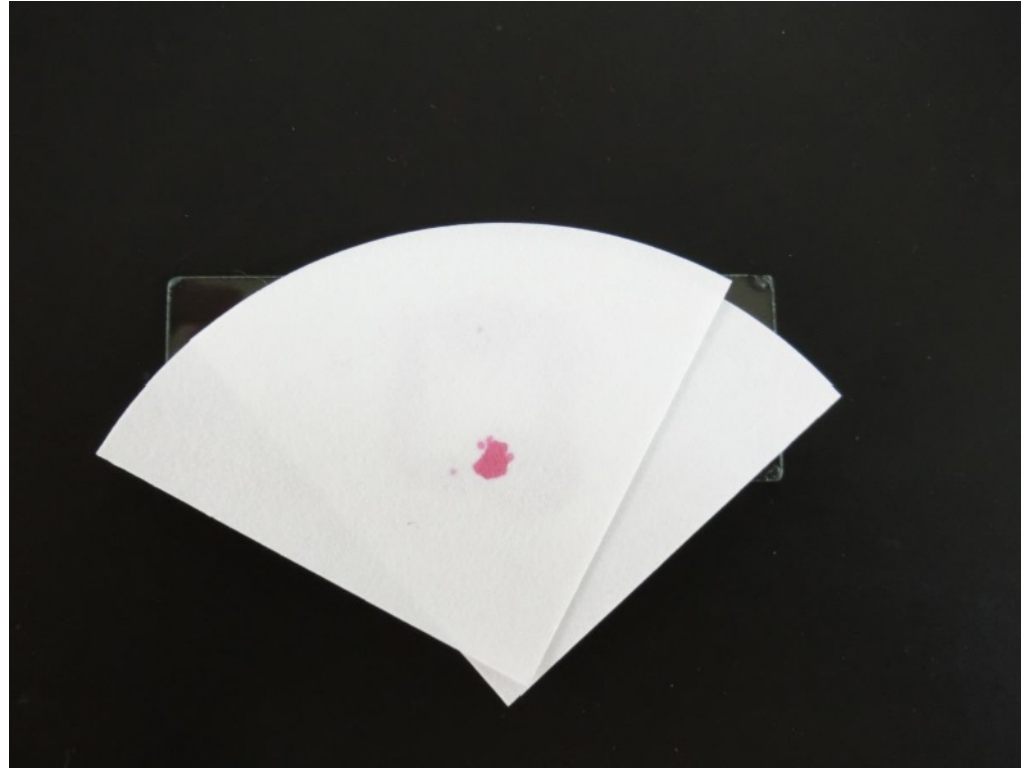


余分な染色液はろ紙を2枚重ね、  
上から軽く押さえて吸い取る

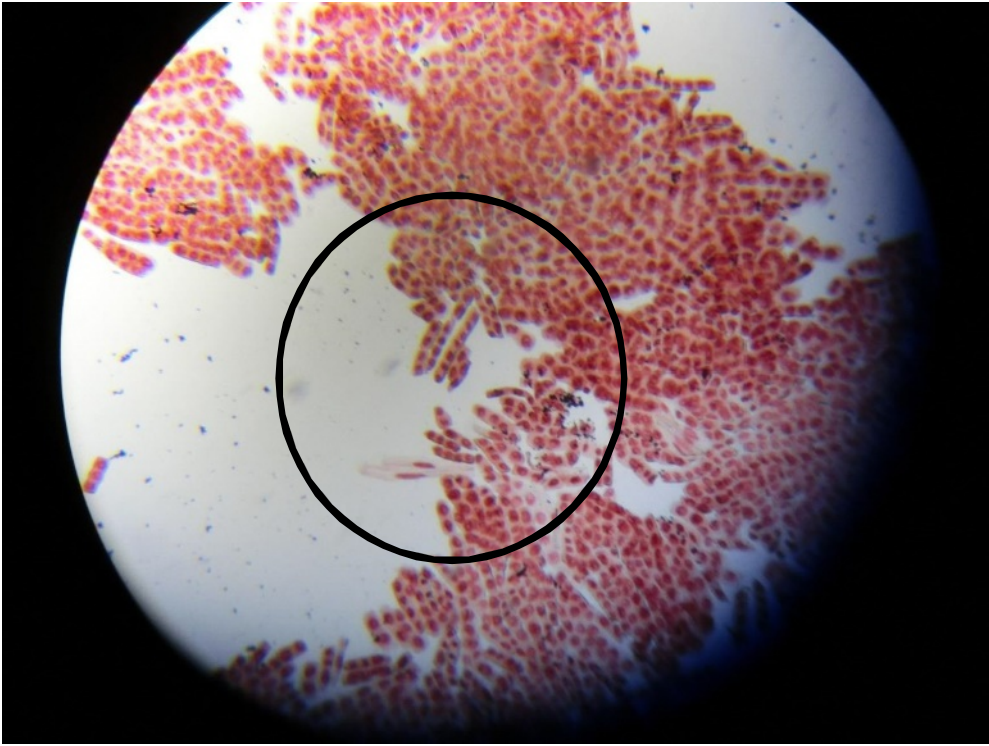

150倍

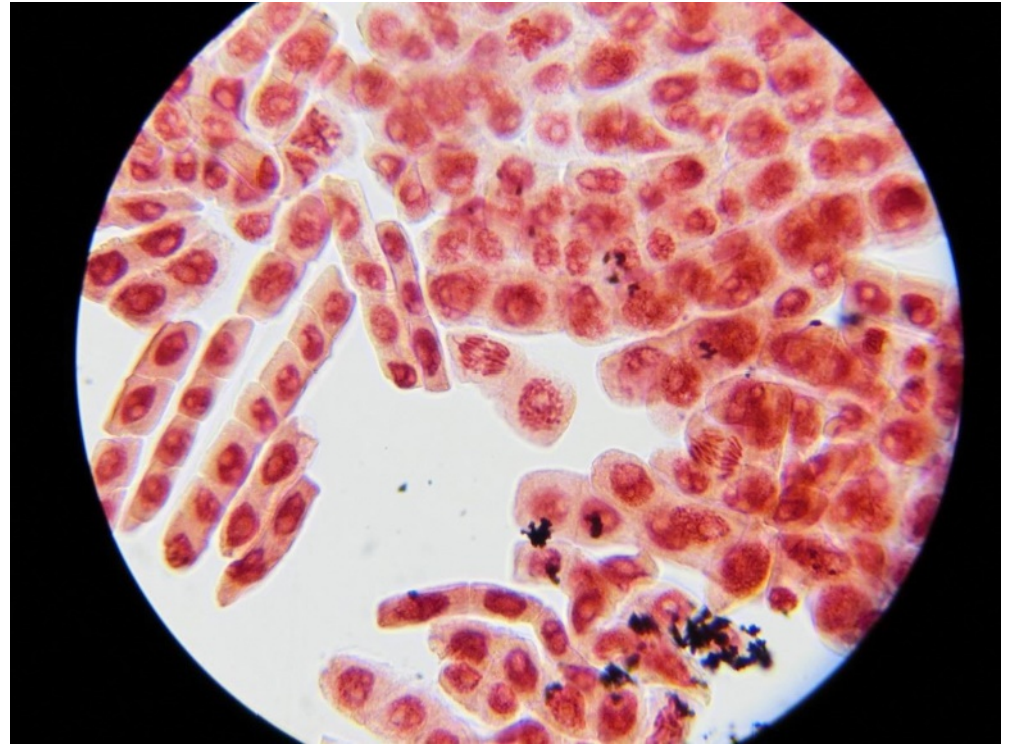

600倍

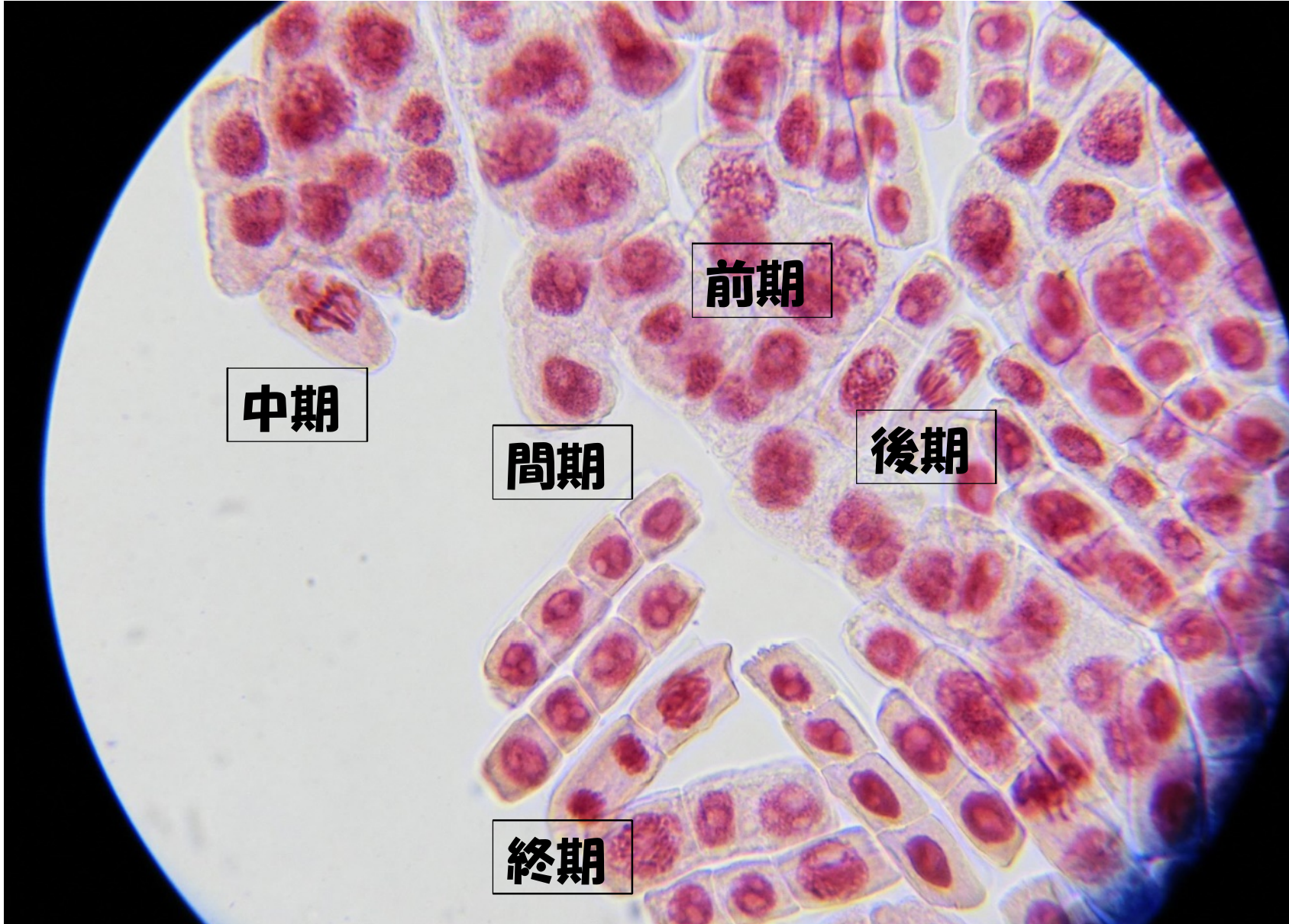

前期

中期

間期

後期

終期